

## X 光片手洗步驟 (參考用)

1. 打開水龍頭，讓竹夾子先在水中沖洗乾淨。
2. 將顯影槽及定影槽的蓋子掀開來，放在桌上。
3. 打開暗房工作燈，關掉日光燈，關上暗房門並上鎖。
4. 打開片匣，將 X 光片取出，並用竹夾子夾住片子的一角。
5. 將整張片子浸入顯影槽藥水中，並且不斷攪動，時間約 **1 分鐘**。
6. 將片子取出並在暗房工作燈前觀察，黑色影像是否已完全出現？
7. 若影像過淡，或未完全顯影，最多只能再延長顯影 **1 分鐘**。
8. 將片子放入水洗槽中，讓流動的水沖洗約 **30 秒**，把顯影劑沖洗乾淨。
9. 再將整張片子浸入定影槽藥水中，並持續攪動，時間約 **3~5 分鐘**，直到整張片子均已呈現出清澈透明的背景為止。
10. 將片子再放入水洗槽中，讓流動的水沖洗約 **30 秒**，把定影劑沖洗乾淨。
11. 片子帶回實驗室後，繼續用水沖洗 **10 分鐘**，再拿起來晾乾或吹乾即可。

### 注意事項：

1. 離開前若沒有人繼續使用，請先做以下三件事後再離開：
  - a.) 將顯影槽及定影槽的蓋子蓋起來。
  - b.) 關掉自來水龍頭。
  - c.) 關掉暗房工作燈。
2. 請記得填寫使用記錄簿後再離開。
3. 若有任何問題請洽貴儀中心廖先生，分機：5970。